




BROEN-LAB Rear Wall Connection

Rotationssikring af ventil- og væggennemføring
Rotation prevention of valve- and wall connection
Prävention von Rotation an Ventil- und Wandanschluss






1

 Brug altid Loctite 577 til sikring af gevind
Always use Loctite 577 to secure thread
Immer Loctite 577 verwenden
um Gewinde zu sichern

 Brug lim ved hård plade/væg
Use glue on hard panel/wall
Bei harten Panel/Wand
Kleber gebrauchen

 Benyttes ved blød plade/væg
Use with soft panel/wall
Bei weichem Panel/Wand


15211789 + 2xM4

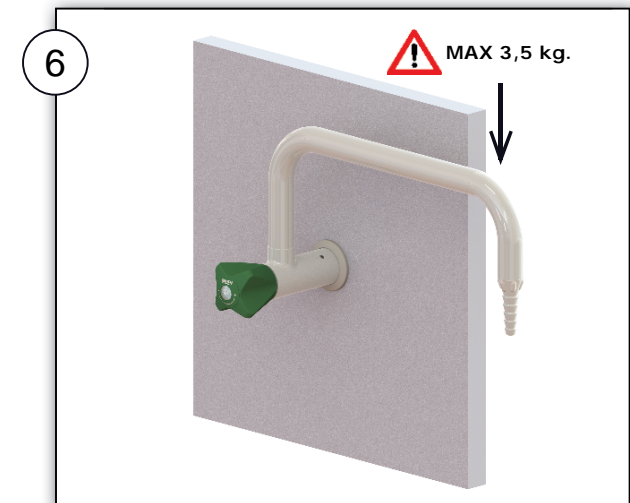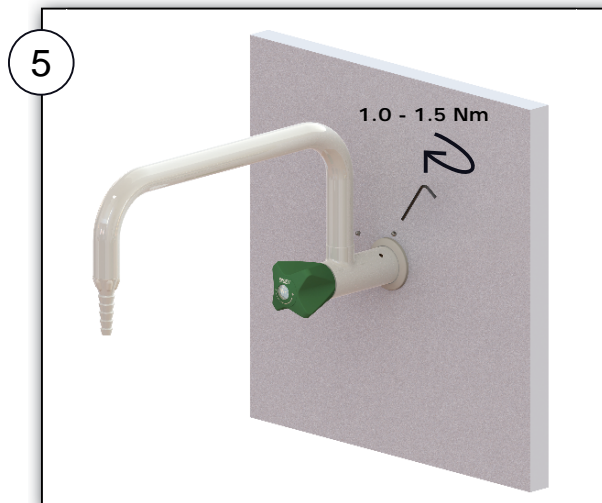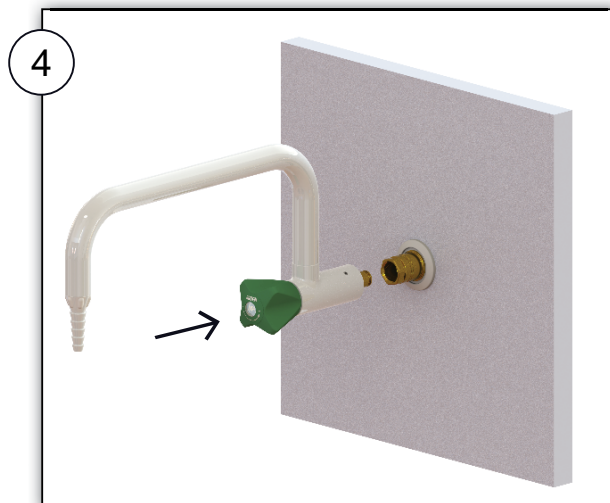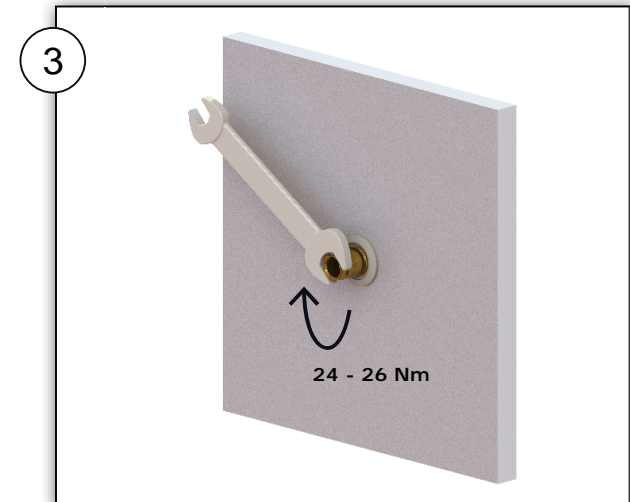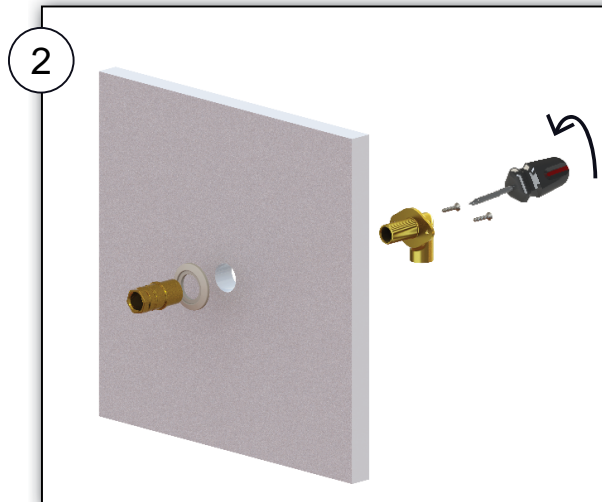

BROEN-LAB